



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE FARMÁCIA-
QUIMIOTERAPIA**
POP QT 005- LIMPEZA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2



POP QT 005- PÁG - 1 / 3 - EMISSÃO: 20/07/2013 VERSÃO Nº 04-28/04/2025 - PRÓXIMA REVISÃO: 28/04/2027

1. OBJETIVO: padronizar a limpeza da cabine de segurança biológica

2. ABRANGÊNCIA: farmacêuticos

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): gorro, máscara N95 ou PFF2, óculos de segurança.

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: Cabine de segurança biológica Classe II B2, álcool 70 INPM, pano multiuso.

4. PROCEDIMENTOS

Após a manipulação/preparo dos antineoplásicos, manter a paramentação (gorro, óculos de segurança, máscara N95, avental) e proceder a limpeza da cabine, do seguinte modo:

1. Retirar o primeiro par de luvas estéreis;
2. Dobrar duas vezes o pano multiuso;
3. Embeber o pano multiuso em álcool 70 INPM;
4. Proceder a desinfecção de cima para baixo e dentro para fora, com movimentos unilaterais, trocando o lado do pano multiuso a cada movimento;
5. Trocar de pano multiuso, quando necessário e desprezar o utilizado;
6. Limpar os vidros da cabine;
7. Limpar a parte posterior da cabine;
8. Repetir a limpeza todo dia, antes e após a manipulação de antineoplásicos.

5. CONTINGÊNCIA

Não se Aplica.

6. OBSERVAÇÕES

Se houver sujidade visível, deve-se realizar a limpeza com pano mutiuso embebido com água e detergente neutro, desprezar o pano multiuso logo após. Deve-se enxaguar a superfície com pano multiuso embebido em água e secar com pano multiuso seco. Deve-se realizar a desinfecção com álcool somente após a limpeza.

Aprovação da Gerência da Farmácia: Adriano dos Santos – SESMT - CCIRAS

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE FARMÁCIA-
QUIMIOTERAPIA**

POP QT 005- LIMPEZA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2

POP QT 005- **PÁG - 2 / 3 - EMISSÃO:** 20/07/2013 **VERSÃO Nº** 04-28/04/2025 - **PRÓXIMA REVISÃO:** 28/04/2027**7. AUTORES****7.1 AUTORES:** Maria Carolina Miquelin**7.2 REVISORES:** Maychel Pegoli e Luis Fernando Sibar**8. REFERÊNCIAS**

1. ALMEIDA, José Ricardo Chamhum de. Farmacêuticos em Oncologia: Uma Nova Realidade. Editora Atheneu, 2004.
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução de Diretoria Colegiada nº 220, de 21 de setembro de 2004.



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE FARMÁCIA-
QUIMIOTERAPIA**
POP QT 005- LIMPEZA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2



POP QT 005- PÁG - 3 / 3 - EMISSÃO: 20/07/2013 VERSÃO Nº 04-28/04/2025 - PRÓXIMA REVISÃO: 28/04/2027

9.TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Título: POP QT 005 – LIMPEZA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2

1.2. Área Responsável: Quimioterapia

1.3. Data da Elaboração: 20/07/2013 Versão: 4 - 28/04/2025 Total de páginas: 3

1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento:

Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:

NOME	SETOR	ASSINATURA
Maychel Pegoli	Quimioterapia	
Luis Fernando Sibar	Quimioterapia	

2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO:

Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP QT 005 – LIMPEZA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2

Data: 11/06/25	Assinatura: Gerência de Farmácia: Adriano dos Santos
----------------	---



Aprovação da Gerência da Farmácia: Adriano dos Santos – SESMT - CCIRAS

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade – Gestão 2025